



NEUTROX^{MR}.

CODIGO: 23300

I. Descripción del producto.

NEUTROX^{MR}, es una solución detergente, concentrada, biodegradable, neutra (pH=7.00), ecológica e incolora, diseñada para limpiar cristalería e instrumental de industrias, laboratorios, hospitales, consultorios, clínicas, etc. Por su propiedad neutra es particularmente útil en la limpieza de partes metálicas (recipientes, maquinaria, equipos de proceso, instrumentos, etc.). Por ser de fácil remoción, sin dejar residuos, es muy conveniente para la limpieza de sangre, suero, mucosidades y reactivos del instrumental empleado en el manejo de enzimas. No contiene fosfatos ni sales cuaternarias.

II. Almacenamiento y Manejo.

Almacene NEUTROX^{MR}, en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños; este producto no es tóxico, ni irritante, pero puede causar alguna molestia al caer en ojos o mucosas, que se elimina al enjuagar con abundante agua; en este caso consulte a su médico. NEUTROX^{MR}, es un producto sumamente estable y no flamable.

III. Recomendaciones de Uso.

Por ser concentrado, este detergente se diluye en agua de un 3% a un 16% según el nivel de suciedad que se desea eliminar; Aplíquese con trapo o con esponja, o bien sumérganse las piezas en la solución, durante un periodo de 1 a 24 horas, según el grado de suciedad; NEUTROX^{MR}, es más eficaz si se usa temperaturas de 45° C a 90° C.

Una vez lavada, enjuague la pieza con agua abundante de calidad aprobada y seque con trapo, al aire o en estufa, según lo requiera su proceso.

IV. NOTA.

Este producto por su naturaleza, características propias y uso no se considera como insumo para la salud y por lo tanto no requiere registro sanitario.

REF.: DOF 31/12/11 COFEPRIS Anexo 2 (642-643)

